

シカジーニアス® RNAプレップキット (植物用) DNase同梱品

実験を行う前に…



- ・初回使用時に規定量のエタノールを③Buffer RBW と④Buffer RNW に加えて下さい。
- ・初回使用時に規定量の⑤Nuclease-free water を⑦DNase I に加えて下さい。添加後の DNase I 溶液は -20 °Cで保存して下さい。

サンプルの準備：組織サンプル (最大 100 mgまで) に液体窒素を加え、乳棒と乳鉢を用いて粉末状になるまで早くすり潰します。

※1 DNase I 希釈液の準備：手順 8) の直前に、70μL の⑥Buffer DRB に氷上で融解した 2μL の DNase I 溶液を加え、ピペティングでゆっくりと攪拌して下さい。作製した DNase I 希釈液は使用するまで氷上で保管して下さい。

操作方法

カラム・フィルターの名称と外観

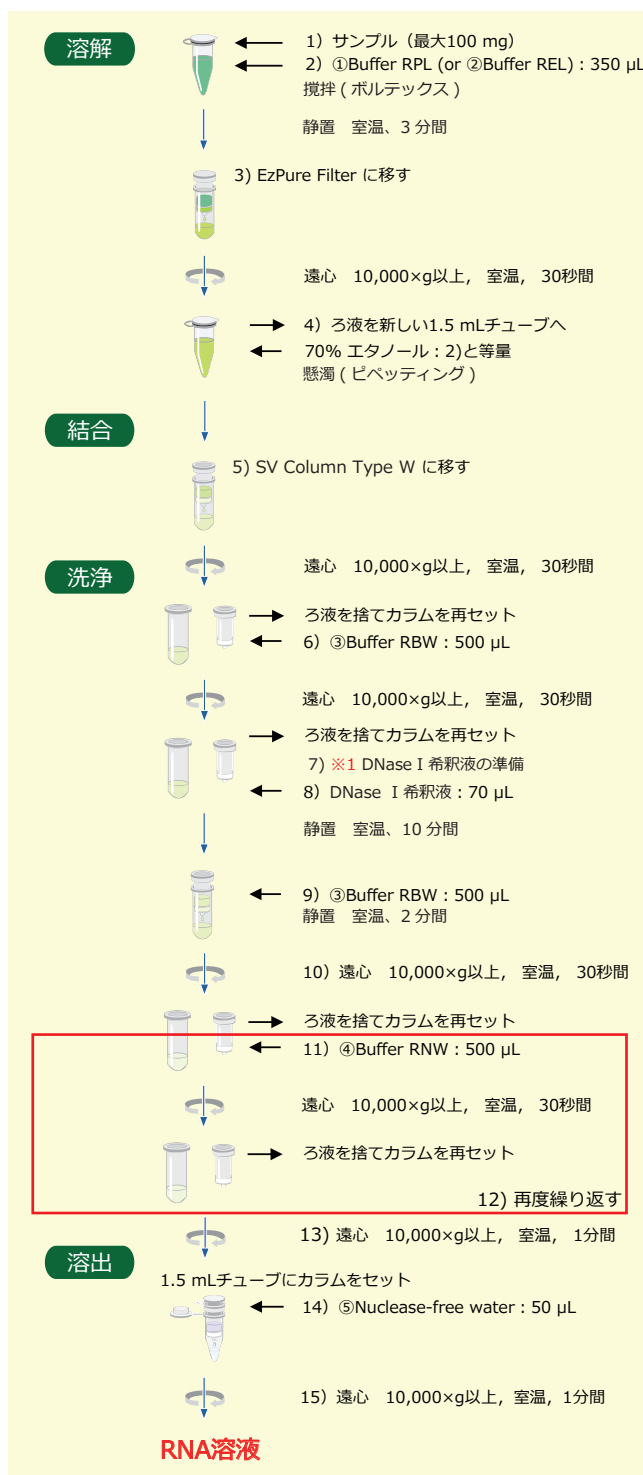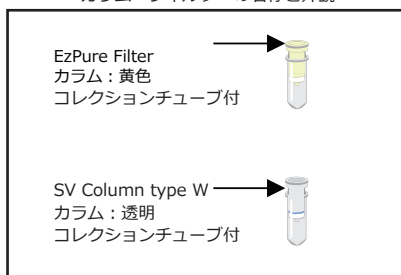

*溶出したRNA溶液は-70℃以下にて保存して下さい。