

シカジーニアス® DNA/RNAプレップキット(ウイルス用)

実験を行う前に…

- ・初回使用時に規定量のエタノールを②Buffer RB1、③Buffer RBW、④Buffer RNWに加えて下さい。
- ・①Buffer VLに沈殿が生じた場合には37℃でインキュベートし、沈殿をよく溶かしてからご使用下さい。
- ・キット到着後、⑥Carrier RNAは冷蔵保管して下さい。初回使用時には270 μLの⑤Nuclease-free waterを加え、溶解して下さい。溶解した⑥Carrier RNA (Carrier RNA溶液)は1検体につき5 μL使用します。必要に応じて小分けをし、-20℃で保管して下さい。Carrier RNA溶液の凍結融解は3回以上繰り返さないで下さい。

操作方法

